



Erste Schritte mit
EnSURE™ Touch

gullimex

Erste Schritte mit EnSURE™ Touch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen EnSURE Touch! Diese Anleitung soll einige wichtige Fragen beantworten, die Sie möglicherweise zu Beginn haben.

Stromversorgung und Laden des EnSURE™ Touch

EnSURE Touch wird wie ein Smartphone von einem Lithium-Ionen-Akku mit Strom versorgt und verwendet ein USB-C-Kabel.

- Bevor Sie Ihr EnSURE Touch verwenden, schließen Sie es an eine Wandsteckdose an und lassen Sie es 15 Minuten lang aufladen. Wir empfehlen die Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Kabels und Adapters.
- Halten Sie den Ein- / Ausschalter oben links am Bildschirm gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Wenn das Gerät sich einschaltet, den Einschaltknopf 20 Sekunden lang gedrückt halten.
- Wenn der Bildschirm leicht aufleuchtet, wird das Gerät eingeschaltet.
- Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, können Sie den Akkuladezustand im Statusbereich oben auf dem Bildschirm überwachen.
- Um den Akku zu schonen, wird EnSURE Touch nach einer gewissen Zeit der Inaktivität in den Ruhezustand versetzt. Zum Aufwecken aus dem Ruhemodus einfach den Ein- / Ausschalter drücken und wieder loslassen. Es kann 1-3 Sekunden dauern, bis das Gerät aufgeweckt ist. Die Taste während des 3-Sekunden-Fensters nicht erneut drücken, sonst wird das Gerät zurück in den Ruhezustand versetzt.

Hinweis: Hygiene™ lädt das EnSURE™ Touch gemäß den Versandanforderungen für Lithiumbatterien auf <30 % je Batterie auf; während des Versands und der Lagerung kann jedoch Akkuladung verloren gehen.

Aktivieren von Wi-Fi

Während der Ersteinrichtung werden Sie von EnSURE Touch aufgefordert, eine WLAN-Verbindung herzustellen. Falls Sie nach der Einrichtung eine WLAN-Verbindung herstellen müssen, können Sie die folgenden Schritte befolgen.

- Streichen Sie auf dem Startbildschirm vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Benachrichtigungsmenü zu öffnen.
- Berühren Sie das gepunktete Quadrat in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Tippen Sie auf das WLAN-Symbol.
- Berühren Sie den Schieberegler, um WLAN einzuschalten.
- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.

Durchführen eines Software-Updates

Software-Updates stellen sicher, dass Ihr Gerät über die neuesten Funktionen, Leistungsupgrades und Sicherheitsverbesserungen verfügt. Es ist sehr wichtig, dass Sie mindestens zweimal im Monat bestätigen, dass Ihre Software auf dem neuesten Stand ist. Wenn Ihre Software veraltet ist und Sie nicht mit SureTrend Cloud synchronisieren, kann das Risiko eines Datenverlusts bestehen. Wenn ein Update verfügbar ist und Sie mit WLAN verbunden sind, werden Sie aufgefordert, den Download zu akzeptieren. Um manuell nach Updates zu suchen, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit WLAN verbunden ist, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus.

- Navigieren Sie zum Startbildschirm.
- Berühren Sie das Einstellungssymbol.
- Tippen Sie auf „Info“ [„About“].
- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Nach Updates suchen“ [„Check for Update“].
- Wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist, wird das Update starten.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich an info@gullimex.de